

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**

(переработанные технические условия, выпуск 8)

Москва - 1983 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**

/переработанные технические условия выпуск, 8/

Москва - 1983 г.

Сборник Методических указаний составлен на основе ранее опубликованного 8 выпуска технических условий. Включенные в сборник методики переработаны в соответствии с требованиями ГОСТ'а И2.1.005-76. Некоторые устаревшие методики заменены новыми.

Настоящие Методические указания распространяются на определение содержания вредных веществ в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле и имеют ту же юридическую силу, что и Технические условия.

Редакционная коллегия: Р.Н.Македонская, С.И.Муравьева
Т.В.Соловьева, В.Г.Овечкин

СО Д Е Р Ж А Н И Е

стр.

1. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций азотистокислого натрия в воздухе ..	4
2. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций алюминийорганических соединений в воздухе	6
3. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций аминазина в воздухе	19
4. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 5-амино-8-оксо-3,7-дибром-1,4-нафтохинолина в воздухе	17
5. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций антрацена в воздухе	21
6. Методические указания по измерению концентраций бромистого металла в воздухе	25
7. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций винилбутилового эфира в воздухе .	29
8. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 1,2-дибромпропана в воздухе . . .	33
9. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций диметилacetамида в воздухе	37
10. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций о-дихлорбензола и п-дихлорбензола в воздухе	41
11. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона в воздухе	46
12. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций диэтилхлорфосфата в воздухе . .	50
13. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций изопропилхлорформата /изопропилкарбоната/ в воздухе	55

14. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций кадмия в воздухе	60
15. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций метилнитрофоса в воздухе	64
16. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 4-метиламино-I-оксияэтиламино-антрахинона в воздухе	68
17. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций нитрометана в воздухе	71
18. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций п-оксиdifениламина в воздухе	75
19. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций перхлорэтилмеркаптана в воздухе	78
20. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций симазина, пропазина и антразина в воздухе	82
21. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций симазина в воздухе	86
22. Методические указания по полярографическому измерению концентраций сурьмы в воздухе	90
23. Методические указания по полярографическому измерению концентраций пятихлористой сурьмы в воздухе	97
24. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций толуола, бутилацетата и бутанола спирта в воздухе	102
25. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций треххлористой и двуххлористой сурьмы в воздухе	107
26. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций трихлорэтилена, тетрахлорэтана и тетрабромэтана в воздухе	111
27. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций трихлорэтилена и тетрахлорэтилена /перхлорэтилена/ в воздухе	117

28. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций тетрахлорэтилена /перхлорэтилена/ в воздухе	121
29. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций трикрезилфосфата и триоксепнилфосфата в воздухе	126
30. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций трихлорбензола в воздухе	131
31. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций солянокислого п-фенидина в воздухе	135
32. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 3-хлор-1-бромпропана и 2-хлорэтаносульфохлорида в воздухе	139
33. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций м-хлорфенилизоцианата и п-хлорфенилизоцианата в воздухе	145
34. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций п-хлоранилина и м-хлоранилина в воздухе	149
35. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций хлорбензола и бромбензола в воздухе	153
36. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций хлорангидрида трихлоруксусной кислоты в воздухе	156
37. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций цианурхлорида /хлористого цианура/ в воздухе	162
Приложение 1. Приведение объема воздуха к стандартным условиям	167
Приложение 2. Таблица коэффициентов для различных температур и давления	168
Приложение 3. Список институтов, представивших методики	169

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР

А.И. Заиченко
 А.И. ЗАИЧЕНКО
 № 24. 1983 г.
 № 2476-83

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 ПО ФОТОМЕТРИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ
 ХЛОРБЕНЗОЛА И БРОМБЕНЗОЛА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Хлорбензол C_6H_5Cl

M = 112,56

Бесцветная жидкость. Плотность 1,106 при 20° , $T_{пл}$ - 55° ,
 $T_{кип}$ 132° . Растворяется в этиловом спирте, эфире, бензоле, хлороформе. Ограниченно растворим в воде.

Бромбензол C_6H_5Br

M = 157,02

Бесцветная жидкость. Плотность 1,521 при 20° , $T_{пл}$ - $30,6^{\circ}$,
 $T_{кип}$ $156,1^{\circ}$. Растворяется в эфире, бензоле, этиловом спирте.
 Ограниченно растворим в воде.

1. Характеристика метода

Определение основано на образовании диангида глутаронового альдегида при взаимодействии продукта реакции нитропроизводных хлорбензола или бромбензола и перидина с анилином.

Отбор проб проводится с концентрированием в нитрационную смесь.

"Предел измерения хлорбензола и бромбензола 0,25 мкг в анализируемом объеме раствора".

Предел измерения в воздухе 2,5 мг/м³ /при отборе 1 л/ для хлорбензола и 0,5 мг/м³ /при отборе 5 л/ для бромбензола.

Диапазон измеряемых концентраций в воздухе 2,5-100 мг/м³ для хлорбензола и 0,5-20 мг/м³ для бромбензола.

Определению не мешают хлор, аммиак, хлористый водород и гексахлорбензол.

Определению мешают п- и о-хлорбензол, трихлорбензол и п- и м-хлоранилин.

Граница суммарной погрешности измерения в воздухе не превышает ±25%.

Предельно допустимая концентрация хлорбензола в воздухе 50 мг/м³, бромбензола - 3 мг/м³.

2. Реактивы и растворы

Хлорбензол, ч., ГОСТ 13488-78, T_{кип} 132°C.

Бромбензол, ч., ТУ 6-09-3774-74, T_{кип} 155-157°C.

Основной раствор. Во взвешенную мерную колбу вместимостью 25 мл с 4 мл нитросмеси вносят 0,1 мл перегнанного хлорбензола или бромбензола, вновь взвешивают и хорошо перемешивают. Объем жидкости, при перемешивании, доводят нитросмесью до метки. Периодически пер. ливая, раствор оставляют на 1 ч, при этом мелкие игольчатые кристаллы должны раствориться.

Стандартный раствор № 1, содержащий 100 мкг/мл, готовят соответствующим разбавлением основного раствора нитрационной смесью.

Стандартный раствор № 2, содержащий 50 мкг/мл, и стандартный раствор № 3, содержащий 5 мкг/мл, готовят соответствующим

разбавленым раствором № I разбавленной нитросмесью /I:I/.

Кислота серная, х.ч., ГОСТ 4204-77, плотность 1,84.

Аммоний азотнокислый, х.ч., ГОСТ 22867-77.

Поглотительный раствор /нитрационная смесь/.

Растворяют 10 г высушенного при 80-85°C азотнокислого аммония в 100 мл серной кислоты /пл. 1,835/.

Разбавленная водой нитросмесь /I:I/.

Пиридин; ч.д.а., ГОСТ 13647-78, очищенный.

Пиридин кипятят 1 ч в колбе с обратным холодильником над кристаллической щелочью /6-7 г щелочи на 100 мл пиридина/. Перегоняют, предварительно добавляя 3-4 г щелочи на 100 мл пиридина, отбирают фракцию, кипящую при 114-116°C. Хранят в темном месте.

Анилин, ч.д.а., ГОСТ 5819-78, перегнанный, $T_{кип}$ 184,4°C.

Натр едкий, х.ч., ГОСТ 4328-77, 0,2 N и 40% растворы.

Кислота уксусная, х.ч., ГОСТ 61-75, ледяная.

3. Приборы и посуда

Фотоколориметр или спектрофотометр

Аспирационное устройство

Поглотительные сосуды Чайцева /малая модель/

Пробирки колориметрические, высотой 120 мм и внутренним диаметром 15 мм

Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 1, 2, 5 и 10 мл

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 25 мл

Баня водяная.

4. Проведение измерения

Условия отбора проб воздуха

Воздух со скоростью 0,3-0,5 л/мин аспирируют через поглотитель

тельный сосуд Зайцева, содержащий 1 мл экстракционной смеси.

Отобранные пробы сохраняются одни сутки.

Для определения 1/2 ЦДК достаточно отобрать 0,5 л воздуха в течение 1 минуты /для хлорбензола/ и 2 л воздуха в течение 4-х минут /для бромбензола.

Условия анализа

Содержимое поглощающего сосуда вымывают с помощью груши через длинную трубку в пробирку. Прибор промывают 1 л воды, и жидкость сливают в ту же пробирку. 0,2 мл пробы вносят в колориметрическую пробирку добавляют 0,1 мл 0,2 N раствора щелочи, 0,5 мл пиридина, тщательно перемешивают и нагревают 5 мин на водяной бане при 100°C. По охлаждению прибавляют 0,5 мл 40% раствора щелочи, энергично встряхивают, вносят 1 мл уксусной кислоты, 0,1 мл анилина; разбавляют водой до 8 мл и через 15 минут фотометрируют при длине волны 485-495 мμ в кювете с толщиной слоя 20 мм.

Содержание хлорбензола и бромбензола в анализируемом объеме определяют по предварительно построенному градуировочному графику. Для построения градуировочного графика готовят шкалу стандартов, согласно таблице 33.

Таблица 33.

Шкала стандартов

Число стандартных проб	Стандартный раствор, содержащий 5 мкг/мл, мл	Стандартный раствор, содержащий 50 мкг/мл, мл	Нитро- смесь //I:I/, мл	Содержание хлорбензола или бромбензола, мкг
1	0	—	0,2	0
2	0,05	—	0,15	0,25
3	0,1	—	0,1	0,5
4	0,2	—	—	1,0
5	—	0,05	0,15	2,5
6	—	0,1	0,1	5,0
7	—	0,2	—	10,0

Шкалу стандартов обраба гвают аналогично пробам.

Концентрацию хлорбензола или бромбензола в мг/м³ воздуха /X/ вычисляют по формуле:

$$X = \frac{M \cdot V}{V \cdot V_{20}} , \text{ где}$$

- M - количество хлорбензола или бромбензола, найденное в анализируемом объеме пробы, мкг;
- V - общий объем пробы, мл;
- V - объем пробы, взятый для анализа, мл;
- V_{20} - объем воздуха /л/, взятый для анализа и приведенный к стандартным условиям по формуле /см. приложение I/.

Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят по следующей формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t \cdot (273 + 20) \cdot P}{(273 + t) \cdot 101,33}, \text{ где}$$

- V_t - Объем воздуха, отобранный для анализа, л;
 P - барометрическое давление, кПа /101,33 кПа = 760 мм рт.ст./;
 t - температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета V_{20} следует пользоваться таблицей коэффициентов /приложение 2/. Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить V_t на соответствующий коэффициент.

КОЭФФИЦИЕНТЫ

Для приведения объема воздуха к стандартным условиям: температура +20°C
и атмосферное давление 101,35 кПа /760 мм рт.ст./

°C	Давление P, кПа										
	97,33	97,86	98,40	98,93	99,46	100	100,53	101,06	101,33	101,86	102,40
-30	1.1582	1.1646	1.1709	1.1772	1.1836	1.1899	1.1963	1.2026	1.2058	1.2122	1.2185
-26	1.1393	1.1456	1.1519	1.1581	1.1644	1.1705	1.1768	1.1831	1.1862	1.1925	1.1986
-22	1.1212	1.1274	1.1336	1.1396	1.1458	1.1519	1.1581	1.1643	1.1673	1.1735	1.1795
-18	1.1036	1.1097	1.1158	1.1218	1.1278	1.1338	1.1399	1.1460	1.1490	1.1551	1.1611
-14	1.0866	1.0926	1.0986	1.1045	1.1105	1.1164	1.1224	1.1284	1.1313	1.1373	1.1432
-10	1.0701	1.0760	1.0819	1.0877	1.0936	1.0994	1.1053	1.1112	1.1141	1.1200	1.1258
-6	1.0540	1.0599	1.0657	1.0714	1.0772	1.0829	1.0887	1.0945	1.0974	1.1032	1.1089
-2	1.0385	1.0442	1.0499	1.0556	1.0613	1.0669	1.0726	1.0784	1.0812	1.0869	1.0925
0	1.0309	1.0366	1.0423	1.0477	1.0535	1.0591	1.0648	1.0705	1.0733	1.0789	1.0846
+2	1.0234	1.0291	1.0347	1.0402	1.0459	1.0514	1.0571	1.0627	1.0655	1.0712	1.0767
+6	1.0087	1.0143	1.0198	1.0253	1.0309	1.0363	1.0419	1.0475	1.0502	1.0557	1.0612
+10	0.9944	0.9999	1.0054	1.0108	1.0162	1.0216	1.0272	1.0326	1.0353	1.0407	1.0462
+14	0.9816	0.9860	0.9914	0.9967	1.0027	1.0074	1.0128	1.0183	1.0209	1.0263	1.0316
+18	0.9671	0.9725	0.9778	0.9830	0.9884	0.9936	0.9989	1.0043	1.0069	1.0122	1.0175
+20	0.9605	0.9658	0.9711	0.9763	0.9816	0.9868	0.9921	0.9974	1.0000	1.0053	1.0105
+22	0.9539	0.9592	0.9645	0.9696	0.9749	0.9800	0.9852	0.9906	0.9932	0.9985	1.0036
+24	0.9475	0.9527	0.9579	0.9631	0.9683	0.9735	0.9787	0.9839	0.9865	0.9917	0.9968
+26	0.9412	0.9464	0.9516	0.9566	0.9618	0.9669	0.9721	0.9773	0.9799	0.9851	0.9902
+28	0.9349	0.9401	0.9453	0.9503	0.9555	0.9605	0.9657	0.9708	0.9734	0.9785	0.9836
+30	0.9288	0.9339	0.9391	0.9440	0.9492	0.9542	0.9594	0.9645	0.9670	0.9723	0.9772
+34	0.9167	0.9218	0.9268	0.9318	0.9368	0.9418	0.9468	0.9519	0.9544	0.9595	0.9644
+38	0.9049	0.9099	0.9149	0.9198	0.9248	0.9297	0.9347	0.9397	0.9421	0.9471	0.9520

Приложение 3

С П И С О К

институты, представивших метсдпки в данный обзорник

Вещество	Наименование института
1	2
Азотнокислый натрий	Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва
Алюминийорганические соединения	Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва
Аминазин	Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва
Антрацен	Свердловский институт гигиены труда и профзаболеваний
Бромистый метил	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Винилбутиловый эфир	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
1,2-Дибромпропан	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Диметилацетамид	Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва
o-Дихлорбензол и п-Дихлорбензол	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон	Харьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Диэтилхлортиофосфат	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Изопропилхлорформат /изопропилхлоркарбонат/	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Кадмий	Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва
Метилнитрофоо	ВН.ИГянтско, г. Киев

1	1	2
Нитрометан	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний	
Перхлорметальмеркаптан	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний	
Сямазин	Институт железнодорожной гигиены ИСУ МПС, г. Москва	
Сж.азян, пропаяян, антравиан	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний	
Сурьма	Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва, Ленинградский институт охраны труда	
Пятихлористая сурьма	Ленинградский институт охраны труда	
Толуол, бутяльцетат, бутяльвий спирт	Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва	
Трехфтористая и трех- хлористая сурьма	Ленинградский институт гигиены труда и профзаболеваний	
Трихлорэтилен, тетра- хлорэтан, тетрабромэтан	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний	
Трихлорэтилен, тетрахлорэтилен	Белорусский санитарно-гигиенический институт, г. Минск, Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний*	
Трикрезилфосфат и триоктиленилфосфат	Ленинградский институт гигиены труда и профзаболеваний	
Трихлорбензол	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний	
п-Хлорфенилизонцианат и п-хлорфенилсульфонцианат	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний	
Хлорбензол и бромбензол	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний	
Хлорангидрид трихлор- угоусной кислоты	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний	
Цианурхлорид	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний	