

**ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСКОМСАН-
ЭПИДНАДЗОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**

Выпуск 23/1



**ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСКОМСАН-
ЭПИДНАДЗОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**

Выпуск 23/1

Москва 1993

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 1

06.02.92 г.
Москва

О порядке действия на территории Российской Федерации нормативных актов бывшего Союза ССР в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора при Президенте Российской Федерации на основании Закона РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и Постановления Верховного Совета РСФСР "О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" от 12 декабря 1991 года постановляет:

Установить, что на территории России действуют санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, утвержденные бывшим Министерством здравоохранения СССР, в части, не противоречащей санитарному законодательству Российской Федерации.

Указанные документы действуют впредь до принятия соответствующих нормативных актов Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Председатель Госкомсанэпиднадзора
Российской Федерации

Е.Н.Беляев

ISBN N 87372-031-2

С Информационно-издательский центр
Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, 1993

Предисловие

Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны предназначены для санитарно-эпидемиологических станций и санитарных лабораторий промышленных предприятий при осуществлении контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также научно-исследовательских институтов системы здравоохранения России и других заинтересованных министерств и ведомств.

Методические указания разрабатываются и утверждаются с целью обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны их предельно допустимым концентрациям (ПДК) — санитарно-гигиеническим нормативам, утвержденным Министерством здравоохранения СССР, оценки эффективности внедренных санитарно-гигиенических мероприятий, установления необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, оценки влияния вредных веществ на состояние здоровья работающих и др.


Включенные в данный выпуск Методические указания подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" и ГОСТ 12.1.016-79 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ" и обеспечивают избирательное измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в присутствии сопутствующих компонентов на уровне 0,5 ПДК. Погрешность измерений концентраций вредного вещества, состоящая из суммы неисключенных систематической и случайной погрешностей, не превышает 25%.

Методические указания одобрены Проблемной комиссией "Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии" и являются обязательными при осуществлении вышеуказанного контроля.

Ответственные за выпуск: М. Д. Бабкина, Г. А. Дьякова,
В. Г. Овечкин

УТВЕРЖДЕНО
Заместителем Главного
государственного
санитарного врача СССР
А.И.Заиченко
"12" декабря 1988г.
N 4793-88

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по измерению концентрации 4,4¹-дипиридила в воздухе рабочей
зоны методом тонкослойной хроматографии

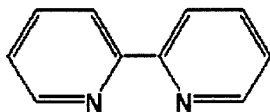

М.м. 156,18

4,4¹дипиридил в чистом виде представляет собой кристаллы белого цвета с $T_{пл.}$ 111-113°C. Хорошо растворим в этиловом и метиловом спиртах, хлороформе, ацетоне, бензоле, горячей воде. С водой образует дигидрат с $T_{пл.}$ 70-73°C, не гидролизуется, не окисляется, не полимеризуется.

Давление паров при 25° 0,072 мм рт. ст. Обладает слабо раздражающим действием.

В воздухе рабочей зоны может находиться в виде паров.

ПДК в воздухе 0,2 мг/м³.

Характеристика метода

Метод основан на хроматографировании 4,4¹дипиридила на пластинках силуфол УФ₂₅₄ с последующим обнаружением зон локализации пятен реактивом Драгендорфа.

Отбор проб воздуха проводится с концентрированием в раствор серной кислоты.

Нижний предел измерения в анализируемом объеме пробы 0,1 мкг.

Нижний предел измерения в воздухе 0,1 мг/м³ (при отборе 1 л воздуха).

Диапазон измеряемых концентраций от 0,1 до 0,7 мг/м³.

Измерению не мешает 2,2¹дипиридил.

Суммарная погрешность измерения 21,5%.

Время выполнения измерения, включая отбор пробы, более 1 часа.

Приборы, аппаратура, посуда

Аспирационное устройство.

Поглотительные сосуды Рихтера.

Камера хроматографическая с притертой крышкой

Ротационный вакуумный испаритель с набором колб.

Пульверизаторы стеклянные.

Мерные колбы, ГОСТ 1770-74, вместимостью 100 мл.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 1 мл.

Пробирки, ГОСТ 10515-75 с оттянутым концом, вместимостью 10 мл.

Делительные воронки, вместимостью 100 мл.

Реактивы, растворы и материалы

Бензол, ГОСТ 5955-75, хч, свежеприготовленный.

Ацетон, ГОСТ 2603-79, хч.

Уксусная кислота, ГОСТ 61-75, осч, ледяная.

Йодистый калий, ГОСТ 4232-74, хч.

Азотнокислый висмут, основной, ГОСТ 10217-62.

Реактив Драгендорфа. К раствору 850 г основного азотнокисло-го висмута в 40 мл дистиллированной воды и 10 мл уксусной кислоты прибавляют раствор 8 г KI в 20 мл дистиллированной воды. Для проявления хроматограмм 1 мл того же раствора разбавляют 2 мл уксусной кислоты и 10 мл дистиллированной воды.

Серная кислоты, хч, ГОСТ 4204-77, 2н раствор.

Едкий натр, ГОСТ 4328-77, чда, 4н раствор.

Натрий серноокислый, безводный, ГОСТ 4166-77.

Пластинки хроматографические, силуфол УФ₂₅₄, размером 9x12 см.

Стандартные растворы 4,4¹дипиридила в бензоле с содержанием 100 мкг/мл (раствор N 1) и 1 мкг/мл (раствор N 2). Стандартный раствор N 1 готовят растворением 10 мг 4,4¹дипиридила в бензоле в мерной колбе на 100 мл. Стандартный раствор N 2 готовят соответствующим разбавлением раствора N 1 бензолом.

Растворы стабильны при хранении в холодильнике в течение трех месяцев в условиях исключения испарения растворителя.

Отбор пробы воздуха

Воздух со скоростью 0,5 л/мин аспирируют через один поглотительный сосуд Рихтера, содержащий 10 мл 2н раствора серной кислоты. Поглотитель помещают в стакан с охлаждающей смесью (вода+лед). Для определения 0,5 ПДК достаточно отобрать 1 л воздуха. Отобранные пробы можно хранить в течение 10 дней.

Проведение измерения

Содержимое поглотительного сосуда переносят в делительную воронку на 100 мл. Поглотитель промывают 5 мл 2н серной кислоты и смыв также переносят в делительную воронку. К полученному раствору приливают по ~15 мл 4н раствора КОН до pH среды = 10. Экстрагируют 4,4¹дипиридил бензолом, нагретым до температуры ~65°C, порциями по 15 мл три раза. Экстракт сушат над безводным сульфатом натрия (~15 г), фильтруют пор-

циями в грушевидные колбы на 15-20 мл. Каждую порцию экстракта концентрируют с помощью ротационного вакуумного испарителя до объема ~1-2 мл. Сульфат натрия и фильтры несколько раз промывают горячим бензолом и полученные растворы переносят в соответствующие грушевидные колбы. Последнюю порцию растворителя концентрируют до объема ~0,05 мл и остаток из каждой колбы с помощью стеклянного капилляра переносят количественно на хроматографические пластинки. Параллельно на пластинки наносят серии стандартных растворов 4,4¹дипиридила с содержанием 0,1; 0,2; 0,3... 0,7 мкг подготовленных следующим образом: в серию делительных воронок, содержащих по 15 мл 2н Н₂SO₄ последовательно добавляют 0,1; 0,2; 0,3 ... 0,7 мл стандартного раствора N 2, а затем по 15 мл 4 н раствора КОН до рН среды = 10. Экстракцию 4,4¹дипиридила и все операции проводят аналогично анализу пробы.

Пластинку помещают в хроматографическую камеру, в которую за 30 мин до начала хроматографирования налит подвижный растворитель ацетон: вода (4:1). После развития хроматограммы пластинку высушивают, а затем обрабатывают реактивом Драгендорфа. Вещество проявляется в виде окрашенных пятен на белом фоне, стабильных в течение 5 минут, с $R_f = 0,59 \pm 0,03$. Линейный диапазон определения от 0,1 до 0,7 мкг в хроматографируемой пробе.

Расчет концентрации

Количественное определение проводят путем сравнения площади пятен стандартных растворов и проб. Площади пятен измеряют планиметром или с помощью прозрачной бумаги. В последнем случае прозрачную бумагу накладывают на миллиметровую бумагу и высчитывают площадь обведенного пятна. Строят график зависимости площади пятен стандартов от содержания вещества (в мкг). По градуировочному графику находят содержание 4,4¹дипиридила в хроматографируемой пробе.

Концентрацию 4,4¹дипиридила (С) в воздухе в мг/м³ вычисляют по формуле:

$$C = a / V, \text{ где}$$

a — количество 4,4¹дипиридила, найденное по графику в хроматографируемой пробе, мкг;

V — объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям, л (см. Приложение 1).

Приложение 1

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят по следующей формуле:

$$V_{20} = [V * (273 + 20) * P] / [(273 + t^{\circ}) * 101,33], \text{ где}$$

V — объем воздуха, отобранный для анализа, л;

P — барметрическое давление, кПа (101,33 кПа = 760 мм рт. ст.)

t — температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета V_{20} следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить V на соответствующий коэффициент.

Коэффициент К для приведения объема воздуха к стандартным условиям

°C	Давление P, кПа (мм рт. ст.)				
	97,33 (730)	97,86 (734)	98,4 (738)	98,93 (742)	99,46 (746)
-30	1,1582	1,1646	1,1709	1,1772	1,1836
-26	1,1393	1,1456	1,1519	1,1581	1,1644
-22	1,1212	1,1274	1,1336	1,1396	1,1458
-18	1,1036	1,1097	1,1159	1,1218	1,1278
-14	1,0866	1,0926	1,0986	1,1045	1,1105
-10	1,0701	1,0760	1,0819	1,0877	1,0986
-06	1,0640	1,0599	1,0657	1,0714	1,0772
-02	1,0385	1,0442	1,0499	1,0556	1,0613
0	1,0309	1,0366	1,0423	1,0477	1,0535
+02	1,0234	1,0291	1,0347	1,0402	1,0459
+06	1,0087	1,0143	1,0198	1,0253	1,0309
+10	0,9944	0,9990	1,0054	1,0108	1,0162
+14	0,9806	0,9860	0,9914	0,9967	1,0027
+18	0,9671	0,9725	0,9778	0,9880	0,9884
+20	0,9605	0,9658	0,9711	0,9783	0,9816
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,9631	0,9683
+26	0,9412	0,9464	0,9516	0,9566	0,9618
+28	0,9349	0,9401	0,9453	0,9503	0,9955
+30	0,9288	0,9339	0,9391	0,9440	0,9432
+34	0,9167	0,9218	0,9268	0,9318	0,9368
+38	0,9049	0,9099	0,9149	0,9198	0,9248

Приложение 2 (продолжение)

°C	Давление P, кПа (мм рт. ст.)				
	100 (750)	100,53 (754)	101,06 (758)	101,33 (760)	101,86 (764)
-30	1,1899	1,1963	1,2026	1,2058	1,2122
-26	1,1705	1,1763	1,1831	1,1862	1,1925
-22	1,1519	1,1581	1,1643	1,1673	1,1735
-18	1,1338	1,1399	1,1460	1,1490	1,1551
-14	1,1164	1,1224	1,1284	1,1313	1,1373
-10	1,0994	1,1053	1,1112	1,1141	1,1200
-06	1,0829	1,0887	1,0945	1,0974	1,1032
-02	1,0669	1,0726	1,0784	1,0812	1,0869
0	1,0591	1,0648	1,0705	1,0733	1,0789
+02	1,0514	1,0571	1,0627	1,0655	1,0712
+06	1,0363	1,0419	1,0475	1,0502	1,0557
+10	1,0216	1,0272	1,0326	1,0353	1,0407
+14	1,0074	1,0128	1,0183	1,0209	1,0263
+18	0,9936	0,9989	1,0043	1,0069	1,0122
+20	0,9868	0,9921	0,9974	1,0000	1,0053
+22	0,9800	0,9853	0,9906	0,9932	0,9985
+24	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,9917
+26	0,9669	0,9721	0,9773	0,9755	0,9851
+28	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9785
+30	0,9542	0,9594	0,9646	0,9670	0,9723
+34	0,9418	0,9468	0,9519	0,9544	0,9595
+38	0,9297	0,9347	0,9397	0,9421	0,9471

ПЕРЕЧЕНЬ

учреждений, представивших Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе

NN п/п	Методические указания	Учреждения, представившие Методические указания
1	2	3
1	Газохроматографическое измерение концентраций алкилнафталинов (термолана)	НИИ ГТиПЗ АМН СССР г.Москва
2	Фотометрическое измерение концентраций аммиака и формальдегида	ВНИИ охраны труда, г.Ленинград
3	Газохроматографическое измерение концентрации 4-бром-0-ксилола	НИИ ГТиПЗ АМН СССР г.Москва
4	Фотометрическое измерение концентраций N,N ¹ -бис(триметил)-2,5-ди-метил-п-метилендиаммоний хлорида	Днепропетровский мединститут
5	Газохроматографическое измерение концентраций 3-бром-бензальдегида	Университет Дружбы народов им.П.Лумумбы
6	Газохроматографическое измерение концентраций 2-бром-пропана, 2-бромбутана, 2-бромпентана	НИХФИ г.Новокузнецк, НИИ ГТиПЗ г.Москва

1	2	3
7	Газохроматографическое измерение концентраций дактала	ВНИИГИНТОКС, г.Киев
8	Фотометрическое измерение концентраций дисульфурмина	НИИ, ТиПЗ г.Москва
9	Измерение концентраций 2,2 ¹ -ди-пиридила методом ТСХ	Рязанский Медицинский институт, ВНИИ средств защиты растений, г.Москва
10	Измерение концентраций 4,4 ¹ -дипиридила методом ТСХ	— " —
11	Газохроматографическое измерение концентраций дихлорангидрида изофта левой кислоты	НИИ ГТиПЗ, г.Москва
12	Газохроматографическое измерение концентраций дихлорангидрида терефта-левой кислоты	— " —
13	Полярографическое измерение концентраций железа, титана, молибдена, хрома (III и VI), ванадия	ВНИИ охраны труда, г.Ленинград
14	Фотометрическое измерение концентраций имидосульфоната аммония	Узб.НИИ сан.гиг. иПЗ, г.Ташкент
15	Фотометрическое измерение концентраций красителя капризоля коричневого 4К	Донецкий мед. институт

1	2	3
16	Фотометрическое измерение концентраций красителя кубового алого 2Ж	— " —
17	Фотометрическое измерение концентраций компоненты Н-353 и эфира-353	Казанский Университет, Кафедра аналитической химии
18	Измерение концентраций каптакса методом ТСХ	Узб.НИИ сан.гиг. и ПЗ, г.Ташкент, Львовский Мед. институт (Корнейчук Е.П.)
19	Фотометрическое измерение концентраций лагодена	НИИ химии АН Узб. СССР, г.Ташкент
20	Фотометрическое измерение концентраций липазы	Рижский мед. институт
21	Фотометрическое измерение концентраций медного комплекса тринатриевой соли, нитрило-триметилфосфоновой кислоты	Ростовский медицинский институт
22	Фотометрическое измерение концентраций 2-метил-6-тил-анилина	Харьковский НИИ ГТиПЗ
23	Фотометрическое измерение концентраций N,N'-метилен-бис (бета-винил-сульфонил-пропионамида)	Днепропетровский медицинский институт

1	2	3
24	Газохроматографическое измерение концентраций метилгептена	НИИ ГТиПЗ г.Москва, ВНИИ синтез. и натур. душистых веществ, г.Москва
25	Газохроматографическое измерение концентраций моногидрата 2,3,4,6-диацетон-2-кето-гулоновой кислоты	НИИ ГТиПЗ, г.Москва
26	Измерение концентраций оксида алюминия методом АБС	Ленинградский НИИ ГТиПЗ
27	Измерение концентраций оксида кальция методом АБС	— " —
28	Измерение концентраций рубидия-серебра пентаиодистого	1-й Мединститут, г.Москва
29	Фотометрическое измерение концентраций D-сорбита	НИИ ГТиПЗ, г.Москва
30	Фотометрическое измерение концентраций сульфаминовой кислоты	Узб.НИИ сан.гиг. и ПЗ, г.Ташкент
31	Газохроматографическое измерение концентраций тетраэтиленгликоля и пентаэтиленгликоля	Уфимский НИИ ГТиПЗ ГОСНИИХЛОП ПРОЕКТ, г.Киев
32	Фотометрическое измерение концентраций трикрезола	НИИ ГТиПЗ, г.Москва
33	Фотометрическое измерение концентраций трихлоранилина	Харьковский НИИ ГТ и ПЗ

1	2	3
34	Газохроматографическое измерение концентраций 1,4,5-трихлорантахинона	Донецкий мед. институт
35	Фотометрическое измерение концентраций фенасала	Донецкий мед. институт
36	Флуориметрическое измерение концентраций 3-(1-фенил-2-ацетилотил)-4-оксикумарина (зоо-кумарина)	Курский мед. институт
37	Фотометрическое измерение концентраций формальдегида при использовании фенилформальдегидных смол	Донецкий НИИ ГТиПЗ
38	Фотометрическое измерение концентраций фурагина	Рижский мед. институт
39	Измерение концентраций хлорсульфурона методом ТСХ	Рязанский мед. институт
40	Фотометрическое измерение концентраций хлорокиси меди	НИИ химии Узб.ССР г.Ташкент
41	Фотометрическое измерение концентраций 2-хлор-5(3;5)-дикарбмето-ксифенил-сульфамида) анилина	Казанский НИИ ветеринарии
42	Фотометрическое измерение концентраций 1-циан-2-аминоциклопентена-1,2	НИИ лекарственных средств, Москва
43	Газохроматографическое измерение концентраций этил-иденнарборнема и винилнорборнема	НИИ МСК, г.Ярославль

**Вещества, определяемые по ранее утвержденным
и опубликованным Методическим Указаниям:**

Наименование вещества	Опубликованные Методические Указания
1. о-(2,4-Дитретамил- фенокси) бутиламид-1-окси- 2-нафтойная кислота	МУ на гравиметрическое опре- деление пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиля- ционных установок. М., 1981, с.235 (переизданный сборник МУ вып.1-5)
2. Бутиламид-1-окси-4-те- тразолилтио-2-нафтойная кислота	— " —
3. Полиэтиленоксид	— " —
4. Гексанатрий-М-этилен- диаминтетра-ацетато-бис (нитролотриацетоцинкат)- 4-водный (препарат КД-2/у)	МУ на полярографическое оп- ределение цинка и кадмия в воздухе М., 1981, в ХУП, с.150. Коэффициент пересчета с цинка 7,69
5. Октанатрий-М-этиленди- аминтетраацетато-бис-ди (тилсульфата) цинка, п-водный препарат ФД-1/у	— " — Коэффициент пересчета с цинка 8,04
6. Катализатор Дабко	Технические условия на метод определения триметил- амина, триэтиламина, триамина и трипропиламина в воздухе, М., 1976, вып.ХI, с.7

Указатель определяемых веществ:

Алкилнафталины (тормолан)	5
Аммиак	10
4-бром-о-ксилол	18
N,N ₁ -бис(триметил-2,5-диметилметиле- диаммоний хлорид	23
3-бромбензальдегид	28
2-бромпропан	33
2-бромбутан	33
2-бромпентан	33
Ванадий	67
Винклнорборнен	217
Дактал	38
Дисульфурмин	42
2,2 ₁ -дипиридил	46
4,4 ₁ -дипиридил	51
Дихлорангидрид изофталевой к-ты	56
Дихлорангидрид терефталевой к-ты	62
Железо	67
Зоокумарин	184
Имидосульфонат аммония	78
Краситель капризол коричневый 4К	82
Краситель кубовый алый 2Ж	87
Компонента Н-353 и эфир-353	92
Лагоден	97
Липаза	101
Каптакс	107
Метиле-бис(бета-винилсульфонитрилпропионамид)	121
Медный комплекс тринатриевой соли нитрилотриметилфосфоновой кислоты	112
2-метил-6-этиланилин	117
Метилгептенон	126
Моногидрат 2,3,4,6-диацетон-2-кетогуловой кислоты	131
Молибден	67
Оксид алюминия	137

Оксид кальция	142
Пентаэтиленгликоль.....	165
Рубидий-серебропентаиодистое	147
Сорбит.....	152
Сульфаминовая кислота	157
Тетраэтиленгликоль	165
Титан	67
Трирезол	161
Трихлоранилин.....	170
Трихлорантрахинон.....	175
Фенасал.....	179
Формальдегид	10, 189
Фурагин	194
Хлорсульфурон	198
Хлорокись меди.....	202
2-хлор-5-(3'5'-дикарбоксифенилсульфамид)анилина	207
Хром.....	67
Циан-2-аминоциклопентена-1,2	212
Этилиденборнен	217

СОДЕРЖАНИЕ

1. Методические указания по хроматографическому измерению концентраций алкилнафталинов (термолана).....	5
2. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций аммиака и формальдегида при совместном присутствии.....	10
3. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 4-бром-о-ксилола.....	18
4. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций N,N ₁ -бис(триметил)-2,5-диметил-п-метилendiаммоний хлорида	23
5. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 3-бромбензальдегида	28
6. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 2-бромпропана, 2-бромбутана, 2-бромпентана	33
7. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций дактала	38
8. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций дисульфурмина.....	42
9. Методические указания по измерению концентраций 2,2 ₁ -дипиридила методом тонкослойной хроматографии.....	46
10. Методические указания по измерению концентраций 4,4 ₁ -дипиридила методом тонкослойной хроматографии.....	51
11. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций дихлорангидрида изофталевой кислоты	56

12.	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций дихлорангидрида терефталевой кислоты	62
13.	Методические указания по полярографическому измерению концентраций железа, титана, молибдена, хрома (III и VI) и ванадия	67
14.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций имидосульфоната аммония	78
15.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций красителя капризоля коричневого 4К	82
16.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций красителя кубового алого 2Ж	87
17.	Методические указания по фотометрическому измерению суммарной концентрации компоненты Н-353 и эфира-353	92
18.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций лагодена	97
19.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций липазы микробной	101
20.	Методические указания по измерению концентраций каптакса методом тонкослойной хроматографии ..	107
21.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций медного комплекса трина-триевой соли нитридотриметилфосфоновой кислоты	112
22.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 2-метил-6-этил-анилина	117
23.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций N,N ₁ -метилен-бис-(бета-винилсульфонилпропионамида)	121
24.	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилгептена	126

25. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций моногидрата 2,3,4,6-ди-ацетон-2-кето-L-гулоновой кислоты 131
26. Методические указания по измерению концентрации оксида алюминия методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии 137
27. Методические указания по измерению концентраций оксида кальция методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии 142
28. Методические указания по измерению концентраций рубидия-серебра пентаиодистого методом пламенной фотометрии..... 147
29. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций D-сорбита 152
30. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций сульфаминовой кислоты..... 157
31. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций трикрезола..... 161
32. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций тетраэтиленгликоля и пентаэтиленгликоля..... 165
33. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций трихлоранилина 170
34. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 1,4,5-трихлорантрахинона 175
35. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций фенасала..... 179
36. Методические указания по флуориметрическому измерению концентраций 3-(1-фенил-2-ацетил)-этил-4-оксикумарина (зоокумарина) 184
37. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций формальдегида при использовании фенолформальдегидных смол..... 189

38.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций фурагина	194
39.	Методические указания по измерению концентраций хлорсульфурина методом тонкослойной хроматографии	
40.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций хлорокси меди	202
41.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 2-хлор-5(3;5 ₁ -дикарбометоксифенилсульфамидо) анилина	207
42.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 1-циан-2-аминоциклопентена-1,2	212
43.	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций этилиденнорборнена и винилнорборнена	217
	Приложение 1	223
	Приложение 2	224
	Приложение 3	226
	Приложение 4	231
	Приложение 5	232

Издательством "Рарог" выпущены следующие издания:

Наименование издания	Цены без учета НДС (20%), и спец. налога (3%) на 01.04.94 г.
1	2
"Сборник документов и материалов для научных и практических учреждений санитарно-эпидемиологического и гигиенического профиля, работающих по госбюджетным и хозяйственным договорам" (с приложением типовых договоров).	1000
"Санитарные правила при работе с асбестом".	1000
"Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, роддомов и других лечебных учреждений"	1000
"Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)".	3000
"Методических указания по контролю содержания вредных веществ на кожных покровах и спецодежде".	3000
"Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны": N 11 N 27, в двух частях N 26	3000 5000 3000
Аннотированные указатели на методы определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны, переработанные и дополненные в 2-х изданиях. 1-ое издание включает выпуски: 9, 10, 21, 21/1, 22, 22/1, 23, 23/1, 24, 25, 26, 27 2-ое издание включает выпуски: 11, 12, 28.	3000 3000
"Сборник важнейших официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам в 7-ми томах:	

Книги можно заказать:

- а) по стоимости плюс 2000 рублей за пересылку;
- б) только по стоимости — при условии самовывоза.

Для отправки книг почтой необходимо выслать заявку и копии платежных поручений с указанием оплаты по каждому наименованию по адресу: 101000, г.Москва, Главпочтамт, а/я 900, Издательство "Рапог".

Расчетный счет: Т-во "Рапог" N 020467555 АКБ "Аэрофлот", кор счет N 161503 ЦОУ при ЦБ России, МФО N 299112 г. Москвы.

Возможна оплата за наличный расчет. В связи с увеличением почтовых расходов целесообразен самовывоз.

В страны СНГ поставка осуществляется самовывозом.

**Методические указания
по определению концентраций вредных веществ
в воздухе рабочей зоны**

выпуск 23/1

Подписано в печать 28.12.93. Печать офсетная.
Формат 60^x84/16. Печ. л. 15.0. Тираж 2000 экз.
Зак. 5089
